



Váhy Ohaus řady PS s možností vážení v jednotkách taelu

Návod k obsluze



Ohaus Corporation
19A Chapin Road
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058, USA
www.ohaus.com

Používání

Váhy řady PS jsou přesnými vážicími zařízeními, a proto s nimi zacházejte s odpovídající péčí. Posunutím vážicí misky / krytu způsobem uvedeným na obrázku napravo odkryjete displej a tlačítka váhy. Vážicí misku / kryt můžete přesouvat buď do pozice pro vážení  nebo do pozice pro uskladnění .

POZNÁMKA: Pokud chcete váhu nastavit na vážení, posuňte vážicí misku / kryt daným směrem tak daleko, dokud neuslyšíte cvaknutí (vážicí miska pak bude zablokována do pozice pro vážení). Při posouvání vážicí misky nepoužívejte nadměrnou sílu a netlačte na ni, ani se ji nesnažte odejmout.

Jakmile je vážicí miska zablokována v pozici pro vážení, váha je připravena k používání. Baterie jsou již uvnitř váhy nainstalovány.

>0< On/Off/Zero

Stisknutím tohoto tlačítka váhu zapnete. Toto tlačítko je také používáno k vynulování hodnoty hmotnosti zobrazené na displeji. Jakmile budete chtít váhu vypnout, stiskněte a podržte toto tlačítko stisknuté, dokud se na displeji neobjeví hlášení „OFF“ (vypínání) a pak tlačítko uvolněte.

Unit/Cal

Pomocí tohoto tlačítka můžete měnit jednotku hmotnosti pro vážení. Pokud toto tlačítko stisknete a podržíte ho stisknuté, spustíte proces kalibrace.

Vážení

Vážicí misku / kryt posuňte do pozice pro vážení tak, abyste slyšeli její zacvaknutí do zablokovévané pozice. Váhu položte na pevný a rovný podklad. Váhu zapněte. Jakmile se na displeji objeví symbol *, váha je připravena k používání. Na vážicí misku umístěte předmět, který chcete zvážit, a na displeji si přečtete hodnotu jeho hmotnosti. Jakmile se naměřená hodnota hmotnosti váženého předmětu ustálí, na displeji se objeví indikátor *. Pokud budete při vážení používat nádobu, můžete její hmotnost vytárovat stiskem tlačítka >0< dříve, než do ní přidáte materiál, který chcete vážit. Pokud hmotnost váženého předmětu přesáhne váživost váhy, objeví se na displeji hlášení o chybě „E“ a vážený předmět byste měli z váhy ihned odstranit.



Kalibrace

Při kalibraci používejte správné kalibrační závaží – viz tabulka se specifikací.

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **Unit/Cal** tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví „CAL“ a pak tlačítko uvolněte.
2. Stiskněte tlačítko >0<. Na displeji bude zobrazena hodnota hmotnosti v gramech odpovídající závaží, které má být umístěno na misku váhy.
3. Na misku váhy položte odpovídající závaží a pak stiskněte tlačítko >0<.
4. Jakmile bude kalibrace dokončena, na displeji se objeví potvrzující hlášení „PASS“.

Poznámka: Pokud se na displeji objeví hlášení „CAL E“, vyskytla se v průběhu kalibrace nějaká chyba (např. nebylo použito správné závaží nebo váha neměla dostatečně klidné prostředí pro přesné stanovení hmotnosti závaží). Kalibraci zopakujte.

Pokud budete potřebovat vyměnit baterie, posuňte vážicí misku / kryt váhy do pozice pro výměnu baterií  (viz obrázek) a pak uvolněte příchytka. Baterie umístěte do váhy tak, aby kladný pól (+) směřoval nahoru.

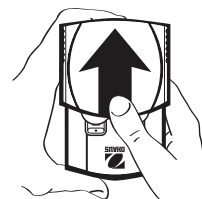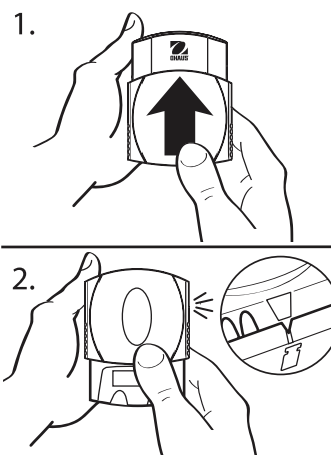

Specifikace

Model	PS121T	PS251T
Váživost (g)	120	250
Odečitatelnost (g)	0,1	0,1
Kalibrační závaží	100 g	200 g
Jednotky hmotnosti	g, thk, tsg, trc	
Rozsah pro tárování	v celém rozsahu váživosti, subtrakcí	
Doba ustalování	2 vteřiny	
Optimální teplota pro provoz	65 °F – 77 °F / 18 °C – 25 °C	
Požadavky na napájení	2 lithiové baterie CR2032 (jsou součástí dodávky váhy)	
Automatické vypínání	po 2 minutách nepoužívání váhy	
Indikace přetížení	„E“	

Zaregistrujte si svou váhu v sekci „Warranty Registration“ na internetových stránkách www.ohaus.com.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na výrobky Ohaus se vztahuje záruční doba na vady materiálů a chyby při výrobě ode dne jejich dodání až do uplynutí záruční doby. Během záruční doby budou prokazatelně vadné části společností Ohaus bezplatně opraveny nebo po uvážení vyměněny za předpokladu, že bude přístroj odeslán vyplaceně na společnost Ohaus. Tato záruka se nevztahuje na škody, které byly způsobeny nehodami, nesprávným použitím přístroje, radioaktivitou nebo poleptáním. Záruka rovněž nepokrývá případy vniknutí materiálů do vnitřku přístroje, jakož i opravy nebo změny prováděné neautorizovanými osobami. Pokud nebude registrační záruční karta řádně vyplněna, začíná záruční doba běžet od data odeslání přístroje oprávněnému obchodnímu zástupci společnosti Ohaus. Společnost Ohaus neposkytuje žádné další výslovné nebo tiché záruky. Společnost Ohaus není zavázána k úhradě žádných následných škod. Protože se legislativa týkající se záruky stát od státu liší, obraťte se, prosím, na místní zastoupení společnosti Ohaus, kde vám poskytnou jakékoliv další informace.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno podle části 15 pravidel FCC a byla shledána jeho shoda s limity pro třídu B digitálních přístrojů. Tyto limity byly navrženy pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím při instalaci zařízení v obývaných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není možné zaručit, že u všech jednotlivých instalací tohoto zařízení nebude k interferenci docházet. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které je možné zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit napravit rušení jedním nebo více následujícími opatřeními:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímající antény.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do jiné zásuvky elektrické sítě, než do které je zapojen přijímač.
- Zkonzultovat nápravné opatření s prodejcem zařízení nebo se zkušeným technikem provádějícím opravy rádií a televizí.

Toto zařízení je ve shodě s požadavky části 15 FCC pravidel. Používání tohoto zařízení musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí vyvolávat rušivé interference a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté interference, včetně interferencí, které mohou být vyvolány neúmyslným použitím.

Toto digitální zařízení třídy B je ve shodě s požadavky kanadského předpisu ICES-003.

DODATEK

Upozornění pro uživatele zařízení v České republice

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Zařízení nesmí být po skončení životnosti umístěno do směsného odpadu.

Informace o sběrných místech provádějících ekologickou likvidaci zařízení naleznete na www.retela.cz nebo na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Servis a distribuce pro ČR

Mettler Toledo s.r.o.

Třebohostická 2283/2

100 00 Praha 10

Tel.: 272 123 150

Fax: 272 123 170

Servisní dispečink: 272 123 163

Mettler Toledo s.r.o. 2007 všechna práva vyhrazena – tato příručka nesmí být reprodukována a šířena žádnou formou bez písemného souhlasu firmy Mettler Toledo s.r.o.