



DISPLEJ A TLAČIDLÁ Valor 2000 XW

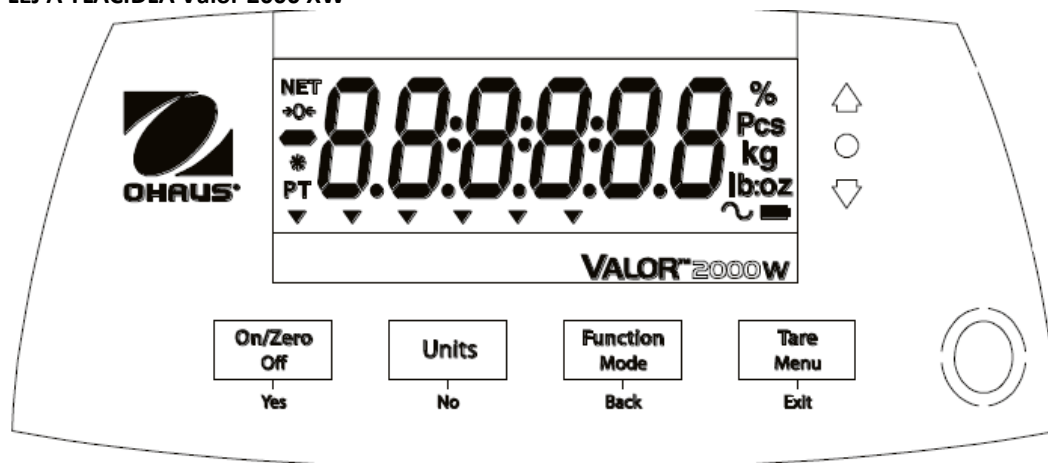

Tlačítko	Primární funkce (krátke stisknutí ¹)	Sekundární funkce (dlhé stisknutí ²)	Menu funkce (krátke stisknutí)
<div>On/Zero Off</div> <div>Yes</div>	<ul style="list-style-type: none"> Zapína váhy Vynuluje displej 	<ul style="list-style-type: none"> Vypína váhy 	<ul style="list-style-type: none"> Vybere / přijímá zobrazeno nastavení
<div>Function Mode</div> <div>Back</div>	<ul style="list-style-type: none"> Zahájení vyvoleného režimu vážení 	<ul style="list-style-type: none"> Výběr vážícího režimu (aktivace v menu váhy) 	<ul style="list-style-type: none"> Vrácení o krok zpět
<div>Units</div> <div>No</div>	<ul style="list-style-type: none"> Změna jednotky vážení 		<ul style="list-style-type: none"> Odepření / ignorace vyvoleného bodu menu
<div>Tare Menu</div> <div>Exit</div>	<ul style="list-style-type: none"> Zadávání / nulování hodnoty táry 	<ul style="list-style-type: none"> Vstup do menu 	<ul style="list-style-type: none"> Výstup z menu

Displej váh Valor 2000 – PW

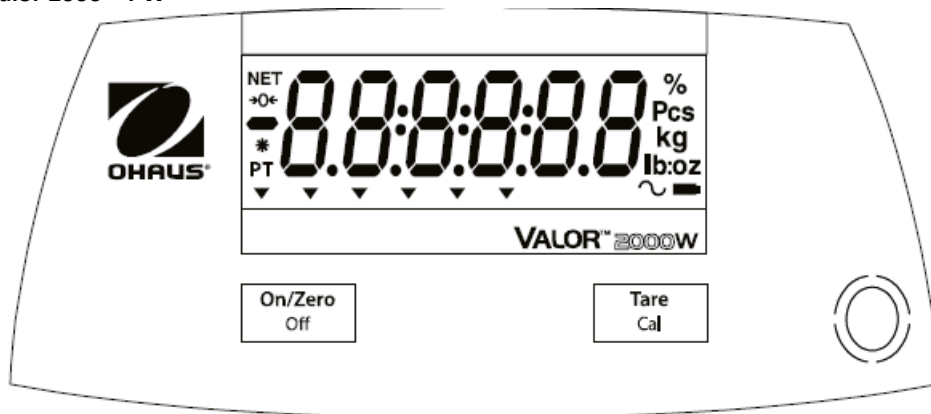

Tlačítko	Primární funkce (krátké stisknutí ¹)	Sekundární funkce (dlhé stisknutí ²)
<div>On/Zero Off</div> <div>Yes</div>	<ul style="list-style-type: none"> Zapína váhy Vynuluje displej 	<ul style="list-style-type: none"> Vypína váhy
<div>Tare Cal</div>	Zadávání / nulování hodnoty táry	<ul style="list-style-type: none"> Zahájení kalibrace váhy

Poznámky:

¹ Krátký stisk - méně než 1 sekunda

² Dlouhý stisk – více než 2 sekundy

Statické vážení - pro Modely PW a XW

Tento režim je výchozí .

1. Chcete-li to navolit , stiskněte dlouze tlačítko FUNCTION , dokud [weight] (vážení) se zobrazí na displeji.
2. Pokud si to přejete , umístěte prázdnou nádobu na misku a stiskněte tlačítko TARE , kterým si vytárovat hmotnost nádoby.
3. Přidejte vzorku do nádoby albo na vážicí misku . Na displeji se zobrazí hmotnost vzorku .

Kontrolní vážení - jen XW modely

Tento režim použijte ke srovnání hmotnosti, procenta nebo počtu položek v cílovém rozmezí. Váhy podporují pozitivní, negativní a nulové kontroly hmotnosti .

kontrolní vážení

Nastavte kontrolní vážení pro hmotnost v nabídce Mode . Tento režim použijte ke srovnání hmotnosti položek v mezích tolerančních .

1. Stiskněte a podržte tlačítko Mode , dokud se nezobrazí [CHECK] (Kontrola) . [CL.ImM] - vymazat limity se zobrazí na displeji.
 2. Stiskněte Ne pro použití uložených kontrolních limitů a pokračujte krokem 5. .
 3. Stiskněte Ano pro vytvoření nové hodnoty limitu. Váha se pak zobrazí [Set . Lo] - nastavte spodní limit . Stiskněte Ano pro zobrazení " Low " - spodní limitové hodnoty . Stiskněte tlačítko YES pro potvrzení , nebo NO , pokud chcete upravit " Low " - spodní limitovou hodnotu. Uložená hodnota pak zobrazuje se první číslice [000,000 kg] . Opakovaně stiskněte NO , dokud se neobjeví požadované číslo . Stiskněte tlačítko YES pro potvrzení a přeskočení na další číslici . Opakujte celý proces , dokud nejsou všechny číslice jsou správné. Stisknutím YES potvrďte " spodní " mezní hodnotu, [Set . Hi] se zobrazí.
 4. Opakujte stejný postup pro přijetí nebo upravit " nejvyšší limit " - hodnotu.
 5. Pokud je to nutné, umístěte prázdnou nádobu na misku a stiskněte tlačítko TARE .
 6. . Vzorky materiálu Umístěte na vážicí misku nebo v kontejneru . Pokud je hmotnost vzorku v spodním limitu, svítí žlutá LED dioda .
- Když se hmotnost vzorku nachází v rozsahu cílové hmotnosti , rozsvítí se zelená LED . Pokud je hmotnost vzorku nad přípustným limitem cílové hmotnosti , červená LED dioda svítí .